


Matériel disponible et protocole d'utilisation du matériel

Schéma d'une micropipette :

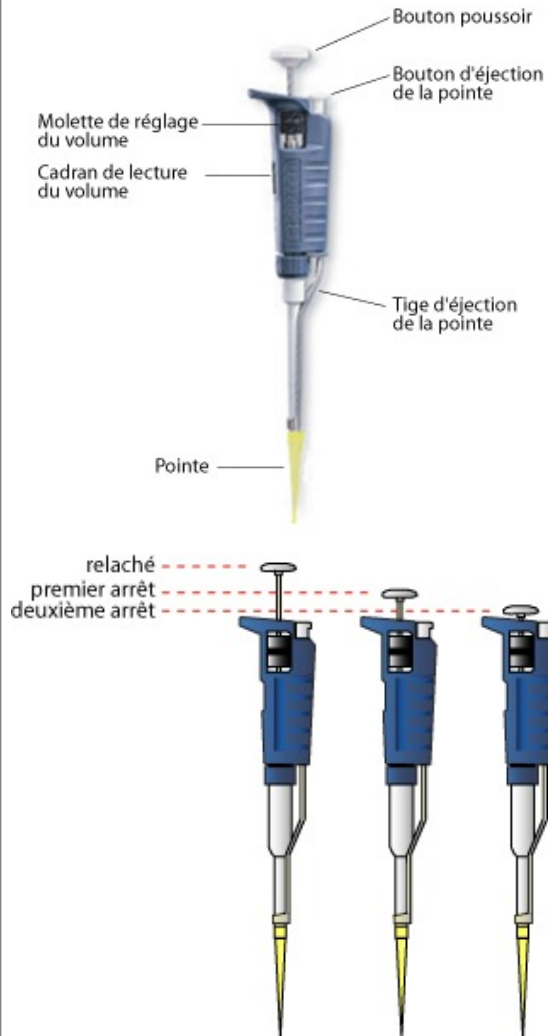

Principe d'utilisation d'une micropipette :

- 1) Régler la pipette au volume désiré.
- 2) Mettre un embout jetable présent dans la boîte sans toucher avec les doigts.
Attention : Ne jamais pipeter de liquide sans pointe.
- 3) Prélever du liquide :
 1. Appuyer jusqu'au premier arrêt.
 2. Mettre l'extrémité de l'embout dans la solution à prélever.
 3. Relâcher doucement le bouton poussoir.
- 4) Transférer le liquide :
 1. Poser la pointe dans le nouveau tube contre la paroi intérieure.
 2. Appuyer doucement sur le bouton poussoir jusqu'au premier arrêt.
 3. Continuer d'appuyer sur le bouton poussoir jusqu'au bout (deuxième arrêt) afin d'expulser tout le liquide.**Attention : Changer de pointe entre chaque solution différente.**
- 5) Ejecter la pointe : appuyer sur le bouton éjecteur pour libérer la pointe dans la poubelle.

Principe de la révélation immunométrique de type « sandwich » (ELISA) :

